



电话:400-0918-500
网站 :www.biolianshuo.com
传真:总机转808
邮箱:lianshuo@vip.126.com

亚历山大染色液说明书

产品简介：

亚历山大染色液(Alexander stain)是一种植物花粉类染料，常用于细胞核染色，对于植物花粉，染色后会称紫红色。Alexander stain 主要由孔雀绿、酸性品红、苯酚等组成，pH 呈酸性，是很好的植物花粉粒的染色剂。

产品组成：

名称 \ 编号	RC22224	Storage
Alexander Stain	50ml	RT 避光
使用说明书	1份	

自备材料：

- 1、载玻片、盖玻片
- 2、光学显微镜

操作步骤(仅供参考)：

- 1、取新鲜花朵，小心去除花瓣和雌蕊。
- 2、将花粉物质置于载玻片，滴加 2 - 3 滴 Alexander Stain。
- 3、充分混合，立即盖上盖玻片染色 5 - 10h。
- 4、吸去多余液体，显微镜下观察。

注意事项：

- 1、染完色后，应立即显微镜下观察。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。