

## TAE 缓冲液（干粉）使用说明书

**产品货号：**AS86454

**包装规格：**10袋/50袋（配制1L/袋）

**产品简介：**

AMEKO品牌 TAE 缓冲液预混干粉，精选优质原料，经过特殊加工处理，呈白色粉末状，溶解性好，使用起来方便快捷。可迅速配制成含40mM Tris-Acetic Acid, 2mM EDTA, pH8.1的溶液。

**使用说明：**

1. 每袋粉剂可配制成1000ml 的标准浓度的 TAE 缓冲液。
2. 配制时用去离子水或双蒸水作为溶剂。
3. 将包装袋中的粉剂全部溶于800ml 的去离子水或者蒸馏水中，定容至1000ml

**注意事项：**

1. 配制溶液前确保所需器材洁净。
2. 拆包装时，避免袋中粉末撒出；袋内残留少许干粉，略有结块不影响实验效果。

**储存条件：**常温保存，保质期2年

配制好的工作液常温保存，保质期12个月。